


# Product Manual

## 이동식 국소배기장치



### ◆사용방법

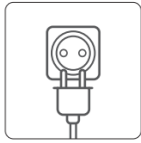

제품 후면의 전원플러그를  
콘센트에 꽂아주세요




[전원]버튼을 터치하여 켜주세요

전원 ON/OFF



작동시간 설정

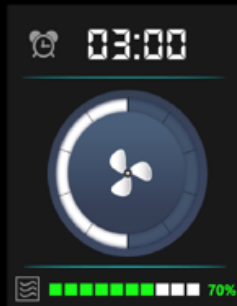

노브다이얼  
(풍속1~10단 제어)

필터수명 표시

## ◆사용시 유의사항

- 제품에 심한 충격을 가하지 않는다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 않는다.
- 공기흡입구나 배출구가 막하지 않도록 한다.
- 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 않는다.
- 젖은 손으로 장비를 작동시키지 않는다.

## ◆자가점검 Checking List

| NO. | Checking List      | Solution           |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1   | 풍속이 약하거나 공정정화가 안될때 | 필터수명 체크            |
| 2   | 제품 동작이 안될때         | 전원 플러그 연결후 알람소리 체크 |
| 3   | 캐스터 작동 이상          | 평지 설치여부 및 잠김여부 확인  |

※ 상기 점검 내용 이외 문의사항은 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

[www.shimadzu.co.kr](http://www.shimadzu.co.kr)

[www.spechrom.com](http://www.spechrom.com)

T : 042.864.1277

F : 042.864.1278