


Product Manual

유해가스 정화장치



SP-LAC(M)

◆사용방법

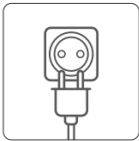

제품 후면의 전원플러그를
콘센트에 꽂아주세요



[전원]버튼을 터치하여 켜주세요



★ 풍속별 필터수명

1단 : 5000H, 2단 : 4000H, 3단 : 3400H, 4단 : 2000H, 5단 : 1000H

◆사용시 유의사항

- 제품에 심한 충격을 가하지 않는다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 않는다.
- 공기흡입구나 배출구가 막하지 않도록 한다.
- 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 않는다.
- 젖은 손으로 장비를 작동시키지 않는다.

◆자가점검 Checking List

NO.	Checking List	Solution
1	풍속이 약하거나 공정정화가 안될때	필터수명 체크
2	제품 동작이 안될때	전원 플러그 연결후 알람소리 체크
3	캐스터 작동 이상	평지 설치여부 및 잠김여부 확인

※ 상기 점검 내용 이외 문의사항은 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

www.shimadzu.co.kr

www.spechrom.com

T : 042.864.1277

F : 042.864.1278